

版本号: M16B01V1.0



TEL: 400-999-6126

WEB: www.abclonal.com.cn

## Oligo d(T)<sub>23</sub>VN (50 μM)

目录号: RK20115

规格: 100 μL

浓度: 50 μM

产品组成:

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| Oligo d(T) <sub>23</sub> VN (50 μM) | RM20115 |
|-------------------------------------|---------|

### 产品说明

Oligo d(T)<sub>23</sub>VN 可以作为锚定 mRNA 3'-poly A 尾巴的引物, 在反转录酶的作用下起始 cDNA 的合成。V 表示 A、G 或 C; N 表示 A、G、C 或 T。Oligo d(T)<sub>23</sub>VN (50 μM) 是使用无菌水稀释而成。

### 产品应用

- RT-qPCR
- RT-PCR
- cDNA 合成
- PCR

### 保存温度

-20°C

### 注意事项

Oligo d(T)<sub>23</sub>VN 可以使用无菌蒸馏水或无菌 TE Buffer (10 mM Tris-HCl, 1 mM EDTA, pH 7.5) 稀释, 最好使用 Milli-Q® 水。

### 质量控制

- ◆ HPLC 检测纯度大于 99%。
- ◆ 无核酸酶活性。
- ◆ 无 RNase 活性。

### 相关产品

| ABclonal 货号 | 产品名称                                        |
|-------------|---------------------------------------------|
| RK20400     | ABScript II cDNA First-Strand Synthesis Kit |